# 粉末X線回折(XRD)


粉末X線回折は、固体に含まれる物質の種類を特定する方法です。 未知の固体があり、その正体を知りたい場合などに、有効な方法です。 セメント、コンクリートを始め、無機材料の評価に、広く用いられています。

#### 試験の概要






試料ホルダー

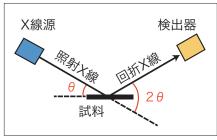

試料は乳鉢などでよくすりつぶし、指で触って粒を感じない程度まで微粉化します。これを試 料ホルダーに充填し、測定に供します。試料面に X 線を照射し、照射角度 heta を連続的に変え ながら、回折 X 線の強度を測定します。結果は、下の一例に示すようなチャートとして得られ ます。回折 X 線は、一定の測定条件下では、物質の種類により特定の角度 θ で強くなるた め、チャート上にピークが現れます。このピークを基に、物質の種類を特定できます。一試料 の測定に要する時間は、通常は10分程度です。

### 結果の一例

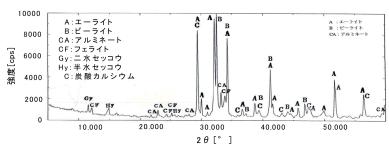

暗灰色の粉末を測定しました。チャートに認められるピークから、エーライト、ビーライト、セッ コウなど複数の物質が含まれることが分かりました。これらはセメントに含まれるものですの で、粉末はセメントであると判断できます。このように、外観だけでは特定しがたい未知試料 の正体を、比較的短い時間で判別することができます。



## 🕡 Taiheiyo Consultant

株式会社 太平洋コンサルタント

https://www.taiheivo-c.co.ip

#### お問い合せはこちら

TEL: 03-6630-3811 または、 当社ホームページ【お問い合わせ】 から、ご連絡ください。

